

超声波清洗器使用说明书

使用方法：

2.1 打开保护盖，在槽内加入适量的水，加水量最少不得低于下端液位线，最多不得超过上端液位线，对于较脏的器皿，可在水中放一些清洗剂。将器皿放入篮子内浸入清洗槽中，放好上盖。用作提取器时，提取器皿可直接放入水中不盖上盖。

2.2 将插头插入 220v / 50HZ 三芯电源插座上，按下 ON 开关，启动开始。20 分钟会自动关闭，对于特别难清洗的物件可延长清洗时间。作为提取器时，适时手动关闭。

2.3 完毕后拔掉电源，倒掉清洗槽中的水，擦干清洗器上的水渍，然后将之存放在安全干爽的地方。

3 注意事项：

3.1 必须加水后再操作。

3.2 加水不要过量，避免水益处侵入清洗器内部。

3.3 不得使用强酸、强碱等化学试剂作为清洗剂。

3.4 在正常情况下，清洗器连续工作 10—15 分钟后会自动升温，升温不会超过 70℃。

3.5 操作完毕后拔下电插头，避免长时间通电。